TP ElectroCardioGramme/Pression Artérielle (ECG/PA)		
Nom/Prénoms:		
Groupe:	Date:	
PARTIE ECG		

Partie 1 : système BioPAC, observations de l'ECG et du pouls.

Le but de cette partie est de :

- se familiariser avec les différentes ondes visibles sur un tracé ECG,
- visualiser l'évolution du volume sanguin et du pouls,
- visualiser l'évolution du tracé ECG, du pouls et du volume sanguin dans différentes situations (repos, inspiration profonde, expiration profonde, bras gauche levé).

Pour cela vous allez réaliser des mesures/tracés en utilisant le logiciel BIOPAC Student Lab.

A/- Tracé ECG, identification des différentes ondes et prises de mesures (tracé agrandit sur 5 à 6 cycles, au repos).

Sur ce premier tracé, identifier les différentes ondes d'un ECG. Prendre ensuite, directement sur l'écran, les durées et les amplitudes demandées dans le tableau suivant.

Composantes		Durée ΔT (se	ec.)			Amplitude (mV)	
de l'ECG	Cycle 1	Cycle 2	Cycle 3	Moyenne	Cycle 1	Cycle 2	Cycle 3	Moyenne
Onde P								
Intervalle PR								
Segment PR								
Complexe QRS								
Intervalle QT								
Segment ST								
Onde T								

B/- Respiration et Fréquence Cardiaque (FC).

	Cycle 1	Cycle 2	Cycle 3	Moyenne
Partie 1 au repos				
ΔT (sec.)				
врм				
Inspiration				
ΔT (sec.)				
врм				
Expiration				
ΔT (sec.)				
врм				

Observez-vous des variations dans la valeur de la FC en fonction des différentes situations (repos, inspiration profonde, expiration profonde) ?

C/- Comparaison ECG et pouls.

Situation	Mesure		Cycle 1	Cycle 2	Cycle 3	Moyenne
Bras détendu	Intervalle R-R	ΔT (sec.)				
	Fréquence	врм				
	Intervalle de pouls	ΔT (sec.)				
	Pouls	врм				
Bras levé	Intervalle R-R	ΔT (sec.)				
	Fréquence	врм				
	Intervalle de pouls	ΔT (sec.)				
	Pouls	врм				

La FC et le pouls sont-ils identiques dans les différentes situations ?

D/- variations du volume

Mesure (mV)	Bras détendu	Bras levés
Amplitude QRS		
Amplitude Relative du pouls		

L'amplitude du QRS et l'amplitude relative du pouls est-elle identique au cours des différentes situations ?

Que signifie une variation d'amplitude relative du pouls ?

E/- Calculs de la célérité du pouls

Distance du sternum du sujet à son épaule ?	cm
Distance de l'épaule du sujet au bout de ses doigts ?	cm
Distance totale?	cm

Situation Bras détendu:

Intervalle de temps entre les pics de l'onde R et du pouls ?	sec.
Célérité ?	cm.s-1

Situation Bras levé:

Intervalle de temps entre les pics de l'onde R et du pouls ?	sec.
Célérité ?	cm.s-1


F/- ECG 12 dérivations de repos.

Vous avez sur la page suivante un tracé ECG 12 dérivations de repos réalisé sur une personne volontaire. A l'aide des documents présents dans la salle de TP identifiez la position des différentes dérivations.

1/- Notez l'évolution de la forme du complexe QRS au niveau des électrodes précordiales (V1 à V6). Que remarquez-vous ?

2/- Notez l'évolution de la forme du complexe QRS au niveau des électrodes bipolaires (DI à DIII). Que remarquez-vous ?

3/- Notez l'évolution de la forme du complexe QRS au niveau des électrodes monopolaires (aVR à aVF). Que remarquez-vous ?

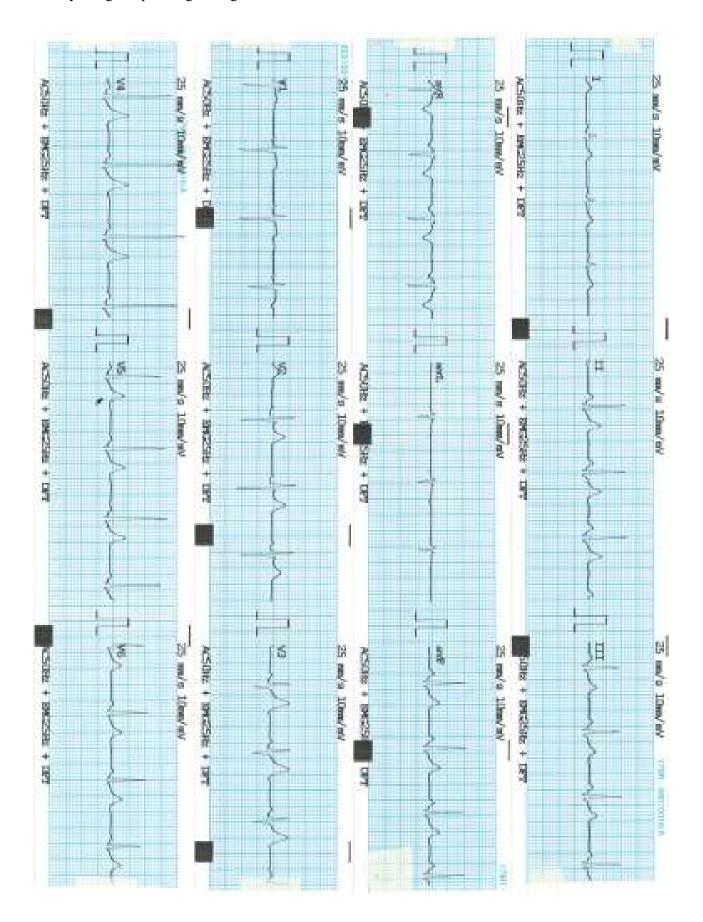

PARTIE PA – Prises de pression artérielle

Qu'est-ce que la pression ar	térielle ?	
➤ Pourquoi la mesure-t-on ?		
a)- Prise de PA avec la méthode a	uscultatoire.	
Pression Artérielle Systolique (PAS Pression Artérielle Diastolique (PA		mm Hg mm Hg
A quoi sont dus les bruits que vous auscultatoire ?	avez entendu lors de la mesure d	e la PA avec la méthode
b)- Prise de PA avec la méthode p	palpatoire.	
PAS:	mm Hg.	
c)- Tensiomètre automatique – ef	fet du changement de position.	
Mesurez la PA avec le tensiomètre 1/- allongé, au repos depuis au moir		ositions différentes :
2/- passage de la position allongée à 3/- position debout depuis au moins	=	
Remplissez le tableau suivant avec	les valeurs mesurées, à savoir PA	AS. PAD et la FC.

	PAS (mmHg)	PAD (mm Hg)	FC (BPM)
Position allongée			
Transition allongée/debout			
Debout depuis 2 minutes			

Observez vous des variations entre les différentes situations ? pouvez-vous émettre des hypothèses ?